

HandyStep[®] touch

Der Mehrfachdispenser der nächsten Generation



Einfach: Touch-Bedienung
wie beim Smartphone

Unkompliziert: automatischer
Spitzenabwurf

Effizient: offen für Tips
anderer Hersteller



BRAND. For lab. For life.

HandyStep® touch · HandyStep® touch S

Auf einen Blick

- Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- Als Modell HandyStep® touch oder HandyStep® touch S mit erweitertem Funktionsumfang erhältlich
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch
- Variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml
- Induktiv aufladbar

Im Detail

Individuell

HandyStep® touch mit den Standardmodi Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren und Favoriten;

HandyStep® touch S mit den Zusatzfunktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren

Ausdauernd

Viele Stunden Dauerbetrieb mit nur einer Akkuladung

Robust

Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und einfache Reinigung/Desinfektion durch glatte Oberflächen.

Sicher

Automatische Größenerkennung der BRAND PD-Tips //

Effizient

Neben PD-Tips von BRAND können auch kompatible Dispensertips anderer Hersteller verwendet werden.

Unkompliziert

Automatischer Spitzenabwurf durch Tastendruck vermeidet Kontamination.

Komfortabel

Induktives Aufladen mit dem optionalen Ladeständer

USB-C-Anschluss

Zum schnellen Laden mit Kabel

Step-Taste

Ergonomisch angeordnete Step-Taste für müheloses Aufnehmen und Abgeben des Volumens



Ladeständer mit HandyStep® touch S und PD-Tip //

Intuitive Bedienung

Flexibel bleiben und für jede Anwendung die richtige Lösung parat haben. Auch schwierige Abläufe lassen sich leicht umsetzen – mit dem erweiterten Funktionsumfang des HandyStep® touch S kein Problem.

Modus	Funktion	HandyStep® touch	HandyStep® touch S
Multi-Dispensieren (MULTI-DISP)	Schrittweises Dispensieren des eingestellten Volumens	✓	✓
Auto-Dispensieren (AUTO-DISP)	Automatisches Dispensieren durch das Gerät	✓	✓
Pipettieren (PIP)	Pipettieren eines definierten Volumens	✓	✓
Sequentielles Dispensieren (SEQ-DISP)	Schrittweises Dispensieren unterschiedlicher Volumina	–	✓
Multi-Aspirieren (MULTI-ASP)	Aufnahme unterschiedlicher Volumina	–	✓
Titrieren	Manuelle oder schrittweise Flüssigkeitsabgabe zur Titration	–	✓
Favoriten	Speicherung der Favoriten für schnellen Zugriff	✓	✓
Einstellungen	Individuelle Anpassung des Gerätes (z.B. Helligkeit oder Geräte-name)	✓	✓




Erweiterter Funktionsumfang beim HandyStep® touch S:




Die übersichtlichen Menüs ermöglichen eine intuitive Handhabung und schnelles Arbeiten, die wichtigsten Funktionen und Parameter bleiben dabei immer im Blick.




Verständlich
Hauptmenü mit allen Funktionen für schnelle Auswahl

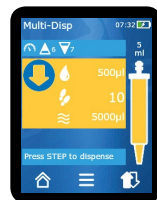

Übersichtlich
Arbeitsmodus mit allen wichtigen Informationen

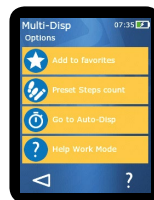

Organisiert
Alle Optionen auf einen Blick

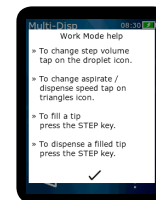

Hilfreich
Interne Hilfe, direkt wo sie gebraucht wird

Das perfekte Team

Automatische Größenerkennung mit den PD-Tips // von BRAND

Der HandyStep® touch spart Zeit und vermeidet Fehler durch die automatische Größenerkennung der PD-Tips // von BRAND mit patentierter Codierung am Kolben. Nach dem Einsetzen wird die erkannte Tip-Größe automatisch angezeigt. Das zu dosierende Volumen kann nun schnell und einfach ausgewählt werden. Die Geräteeinstellung bleibt beim Einsetzen eines neuen PD-Tips gleicher Größe erhalten.



Multi-Dispensieren mit dem HandyStep® touch und PD-Tip //



Sequentielles Dispensieren mit dem HandyStep® touch S und PD-Tip //

Technische Daten

HandyStep® touch HandyStep® touch S

Mehrfachdispenser, inkl. Universalnetzteil (für Europa, UK, USA, Japan, Australien, Neuseeland), Wand- und Regalhalter, Muster PD-Tips //, Gebrauchsanleitung und Qualitätszertifikat.

Beschreibung	Best.-Nr.
HandyStep® touch	705200
HandyStep® touch S	705210



HandyStep® touch

HandyStep® touch S

Zubehör

Ständer

Halteständer oder Ladeständer mit induktiver Ladefunktion.
Verpackungseinheit 1 Stück.

Beschreibung	Best.-Nr.
Ladeständer	705220
Halteständer	705230

Wand- und Regalhalter

Verpackungseinheit 1 Stück.

Best.-Nr.	705235
-----------	--------

Universalnetzteil

Verpackungseinheit 1 Stück.

Best.-Nr.	705250
-----------	--------

Ersatzakku

Verpackungseinheit 1 Stück.

Best.-Nr.	705225
-----------	--------



Halteständer mit HandyStep® touch

PD-Tips //

Präzisions-Dispenser-Tips mit Typ-Codierung.

Volumen ml	Verpackungseinheit	unsteril Best.-Nr.	BIO-CERT® Best.-Nr.
0,1	100	705700	705730
0,5	100	705702	705732
1,0	100	705704	705734
1,25	100	705706	705736
2,5	100	705708	705738
5	100	705710	705740
10	100	705712	705742
12,5	100	705714	705744
25	50 + 1 Adapter	705716	705746*
50	25 + 1 Adapter	705718	705748

Set PD-Tips //, unsteril, 20 Stück je Größe:
0,5/1/1,25/2,5/5/10/12,5 ml

705720

* Verpackungseinheit BIO-CERT®: 25 + 1 Adapter

Adapter

für 25 und 50 ml PD-Tips und PD-Tips //, PP, autoklavierbar.

Beschreibung	Best.-Nr.
unsteril, Verpackungseinheit 10 St.	702398
steril, BIO-CERT®, Verpackungseinheit 5 St.	702399



Toleranzen und weitere Informationen finden Sie unter shop.brand.de/touch und www.brand.de